


皮膚電位計 SPN-02 の取得データを【AnalogRecorderPro】で展開する方法。

## 1. 概要

皮膚電位計 SPN-02 の取得データを【AnalogRecorderPro】で展開する方法をまとめます。  
AnalogRecorderPro (Ver1.1) は皮膚電位計 SPN-02 のデータ記録に対応していませんが、付属の記録解析ソフトウェアで取得した CSV データを展開し解析することができます。

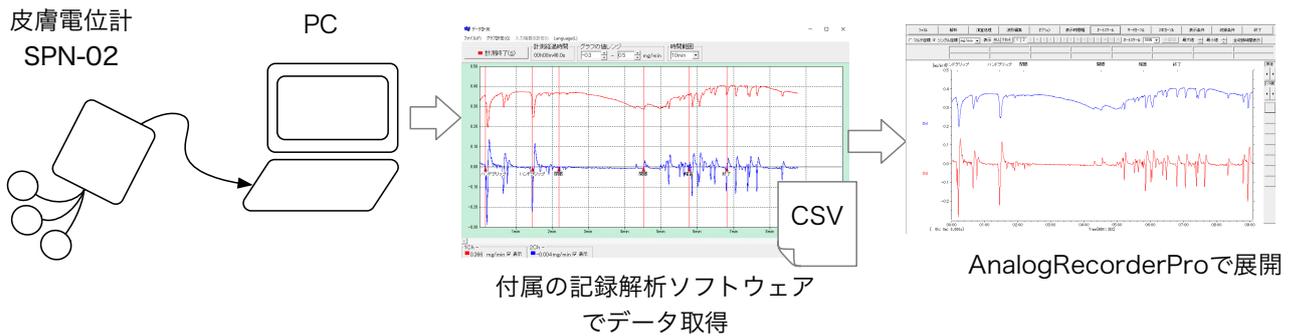


## 2. 準備

AnalogRecorderPro をインストールします。  
詳細は、取扱説明書をご参照ください。

## 3. 手順


(ア) 付属の記録解析ソフトウェアを用いて皮膚電位の記録を行います。  
任意のファイル名を付けて保存します。

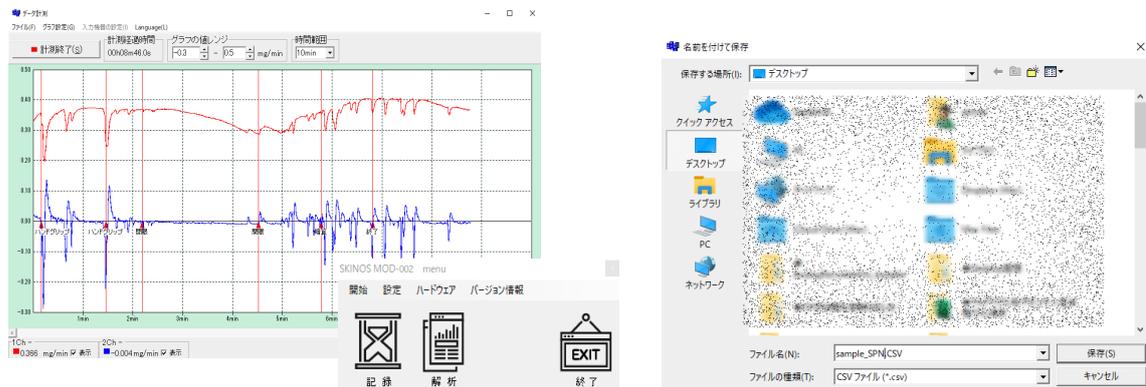

(イ) AnalogRecorderPro を起動します。




(ウ) 上部ツールバーの「表示」から「波形表示」を選択します。

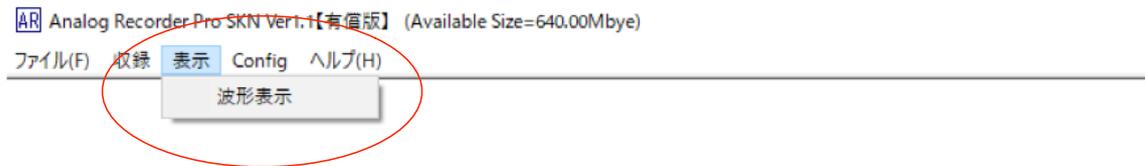


(エ) 「ファイル」から「<発汗計:MOD-002 型式テキストファイル読込>」を選択します。



(オ) (ア)で保存したファイルを選択します。

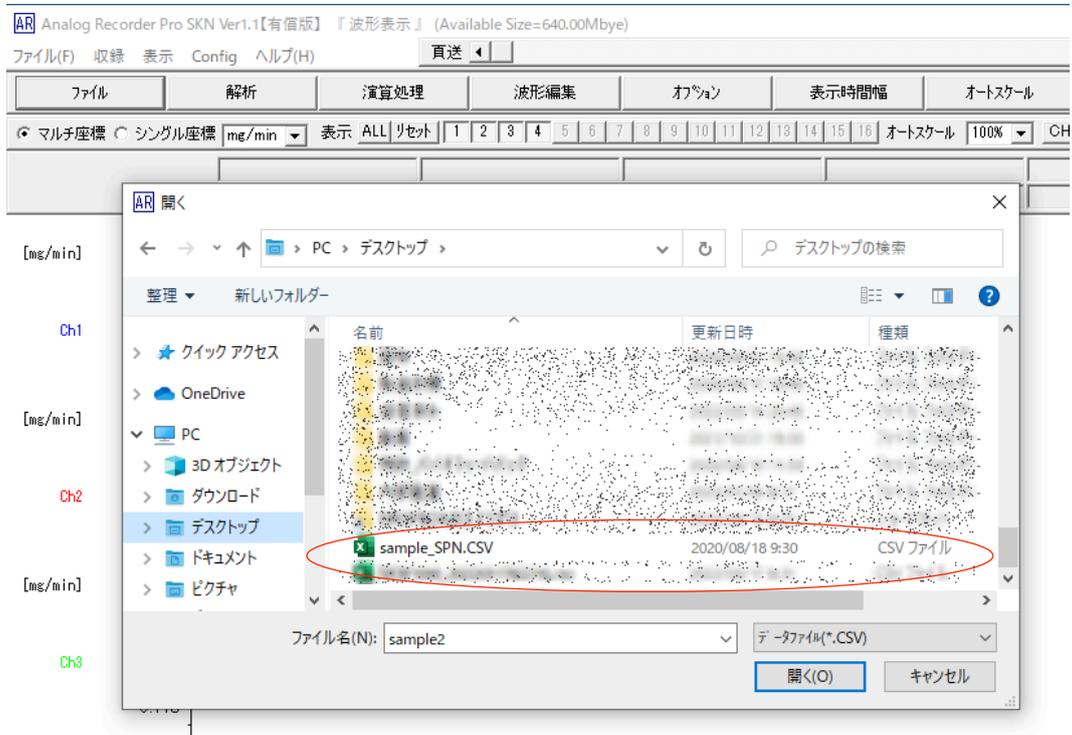

(カ) 波形が表示されます。「全収録時間表示」や「オートスケール」を用いると、全体が確認できます。

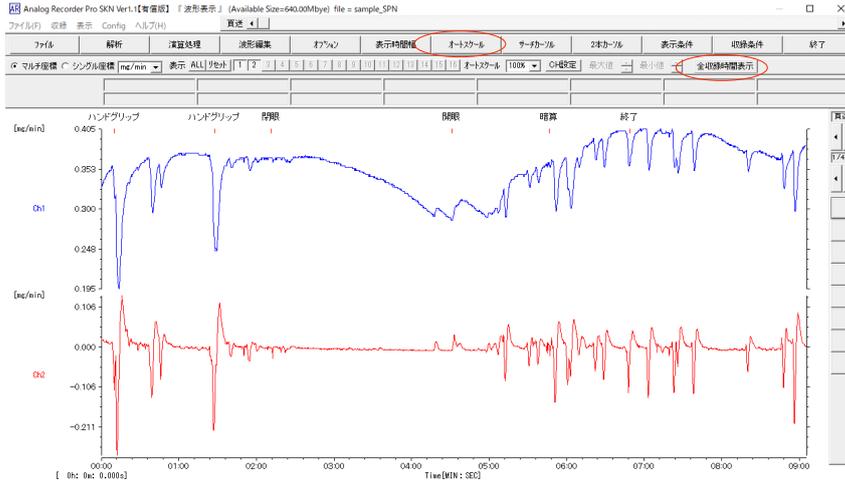


(キ) 単位やキャリブレーションを変更します。「収録条件」をクリックすると、条件変更画面が表示されます。

| 入力CH                                | チャンネル名 | 単位 |
|-------------------------------------|--------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SPL    | mV |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SPR    | mV |
| <input type="checkbox"/>            | 3CH    |    |
| <input type="checkbox"/>            | 4CH    |    |
| <input type="checkbox"/>            | 5CH    |    |
| <input type="checkbox"/>            | 6CH    |    |
| <input type="checkbox"/>            | 7CH    |    |
| <input type="checkbox"/>            | 8CH    |    |
| <input type="checkbox"/>            | 9CH    |    |
| <input type="checkbox"/>            | 10CH   |    |
| <input type="checkbox"/>            | 11CH   |    |
| <input type="checkbox"/>            | 12CH   |    |
| <input type="checkbox"/>            | 13CH   |    |
| <input type="checkbox"/>            | 14CH   |    |
| <input type="checkbox"/>            | 15CH   |    |
| <input type="checkbox"/>            | 16CH   |    |


(ク) 次に、「キャリブレーション」を押し、皮膚電位計 SPN-02 の収録ゲインを加味して調整します。

| 入力CH                                | チャンネル名 | 単位 | CAL電圧(V) | スール値 |
|-------------------------------------|--------|----|----------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SPL    | mV | 1        | 100  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SPR    | mV | 1        | 20   |
| <input type="checkbox"/>            | 3CH    |    | 1        | 1    |
| <input type="checkbox"/>            | 4CH    |    | 1        | 1    |
| <input type="checkbox"/>            | 5CH    |    | 1        | 1    |
| <input type="checkbox"/>            | 6CH    |    | 1        | 1    |

(ケ) mV 単位で表示されます。

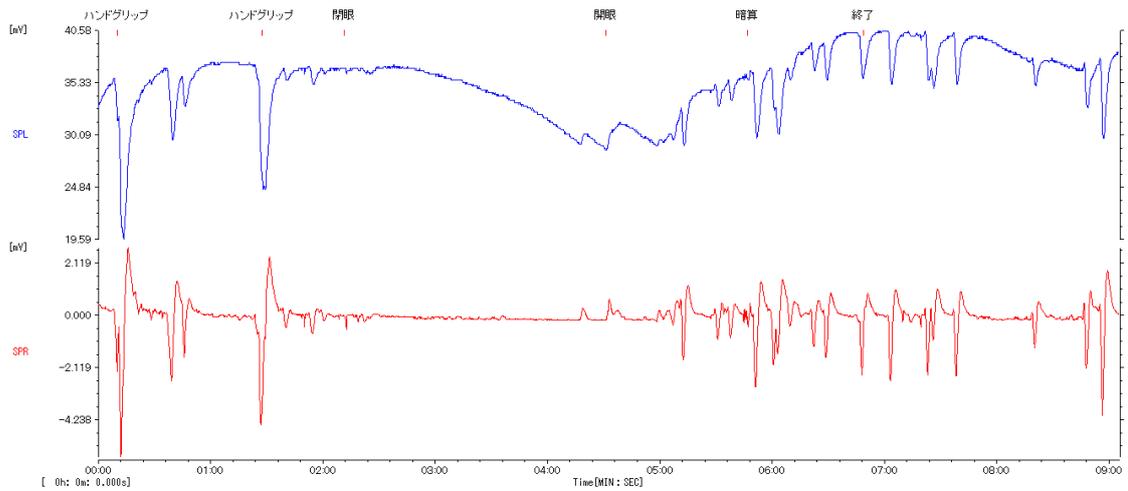

(コ) 「ファイル」→「波形保存」から、任意のファイル名を付けて波形を保存してください。  
(xxxx .WAD というファイルが作成されます。)

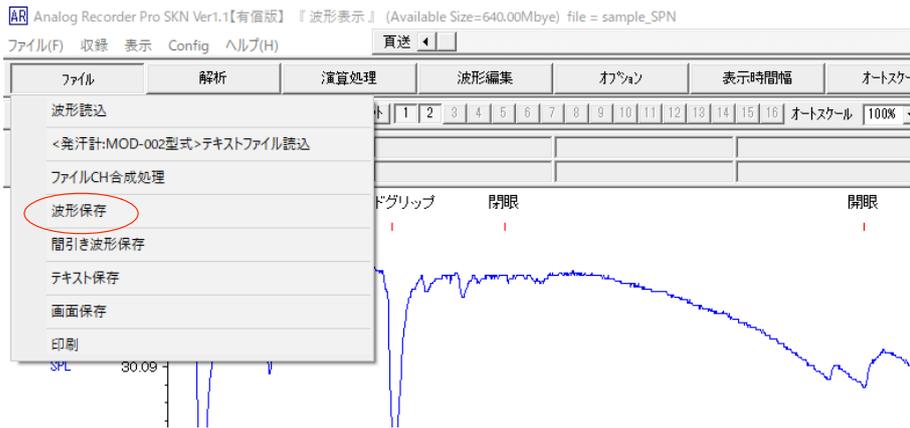

(サ) 以降、「ファイル」→「波形読み込み」から(コ)で作成した xxx.WAD ファイルを選択して展開してください。



AnalogRecorderPro のその他の機能については、AnalogRecorderPro の取扱説明書をご参照ください。