

# ソフトウェアの使用方法

## Ver2.0

ご使用前に、端末の Bluetooth 設定が ON になっていることをご確認ください。

- (1) 『接続』 ボタンをクリックします。
- (2) 一覧から、SK-BLEI \*\*\*\*を選択し、ペア設定をクリックします。



- (3) デバイスが接続され、グラフが表示されます（機器が接続されると、グラフ背景が緑色に変化します）。
- (4) 『記録開始』 をクリックすると、データの記録が開始されます（記録が開始されると、グラフ背景が白色に変化します）。
- (5) マーカーボタン『Action1』、『Action2』により、記録データにマーカーを残すことができます（OFF 時に 0、ON 時に 1 が記録されます）。
- (6) 記録を停止するときには『記録停止』 をクリックすると、記録が停止され、ダウンロードフォルダに記録データが保存されます。

